




SPC Reference Ltd.

misuna QUADRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

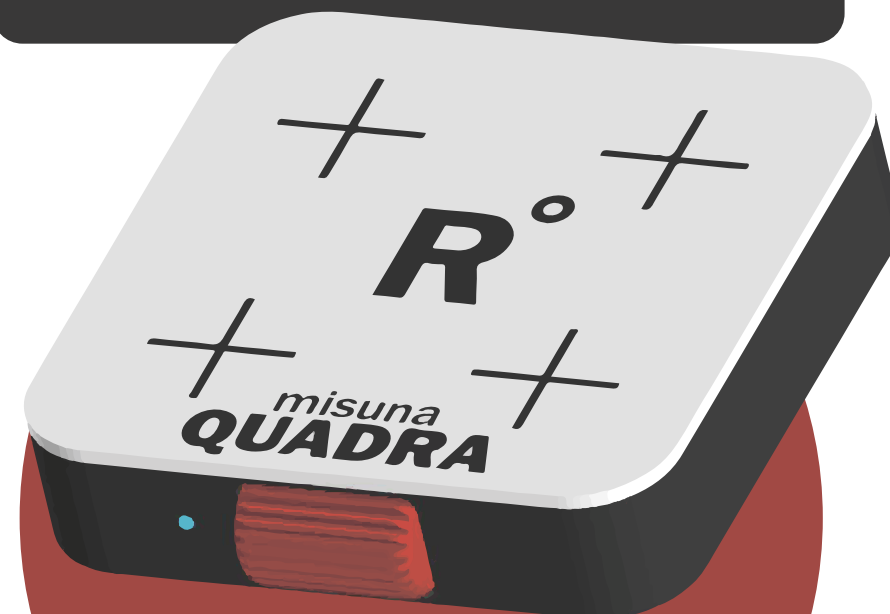

**беспроводная
магнитная
мешалка**

на 4 места

Производитель:



ООО «Научно-производственный
центр «Референс» (SPC Reference Ltd.)

Страна производства:

Республика Беларусь

Адрес производителя:

Минск, ул. Красная, 7/25, пом. 506-Б

Контакты производителя:

+375 29 240-59-91,
<https://spc-reference.com>,
info@spc-reference.com

**Техническая поддержка
производителя:**

Пн-Пт, 9⁰⁰-17³⁰ (UTC+3)
+375 29 240-59-91,
tech@reference.by

Гарантийный ремонт:

обращаться напрямую к производителю
либо через авторизованного дилера,
у которого был приобретен прибор

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

Наименование и обозначение прибора:

Беспроводная магнитная микромешалка **misuna QUADRA**

Артикул производителя: TE1.3 :1

Документ производителя на прибор:

S-TE1 :1 «Беспроводные магнитные мешалки без подогрева серии misuna»

Серийный номер: указан на маркировке прибора

НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для перемешивания жидкостей бесконтактным образом при помощи магнитных якорей и без подогрева. Прибор является портативным, работа с ним не привязана к местам с подключением к электросети. Требования к таре - магнитная проницаемость.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Диапазон регулирования скорости вращения, не менее:	от 200 до 3600 об/мин (опционально может быть изменена)
---	--

Рекомендуемые длины магнитных якорей:	от 10 до 40 мм
---------------------------------------	----------------

Нагрев:	отсутствует
---------	-------------

Таймер:	отсутствует
---------	-------------

Дисплей:	отсутствует
----------	-------------

Индикация работы:	есть
-------------------	------

Аккумулятор:	есть, встроенный
--------------	------------------

Время работы от одного заряда нового аккумулятора при средней скорости перемешивания:	около 80 часов <i>не храните долгое время прибор с полностью разряженным аккумулятором, это может привести к выходу его из строя</i>
---	---

Возможность работы в момент подзарядки:	есть
---	------

Индикация конца зарядки:	есть
--------------------------	------

Подзарядка:	от блока DC 5 В типа USB type C (по умолчанию не идет в комплекте)
-------------	---

Габаритные размеры прибора (Д × Ш × В), масса прибора:	221 × 221 × 55 мм, 830 г
--	--------------------------

Условия эксплуатации:	от 2 °C до 45 °C
-----------------------	------------------

Доказанные границы применения:

максимальная масса раствора с тарой - 2 кг (одно место);
максимальная температура тары - 80 °C;
рекомендуемая вязкость раствора - до 100 мм²/с (сСт) (в ограниченном диапазоне скоростей может использоваться для систем с вязкостью до 900 мм²/с (сСт));
поверхность корпуса устойчива к большинству реагентов, включая щелочи и кислоты, но может повреждаться от долгого контакта с кетонами и галогенуглеводородами.

Комплектность:	беспроводная магнитная мешалка; магнитный якорь PTFE; руководство по эксплуатации; упаковка.
----------------	---

Срок гарантии:	1 год с даты приобретения
----------------	---------------------------

Габаритные размеры упаковки (Д × Ш × В), масса с упаковкой:	267 × 255 × 104 мм, 1,1 кг
---	----------------------------

ОСОБЕННОСТИ ЗАКАЗА

По дополнительному запросу, можно отдельно приобрести зарядку с USB type C, которая в комплекте не идет, частью прибора не является.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель обязуется бесплатно провести ремонтные работы или бесплатно заменить прибор, в случае выхода его из строя в период гарантийного срока, в случае отправки пользователем дефектного прибора напрямую производителю или авторизованному дилеру, у которого приобретен прибор, в период гарантийного срока.

Не гарантийными случаями являются поломки, связанные с эксплуатацией прибора не в соответствии с назначением, за пределами допустимых режимов, а также механические повреждения и дефекты элементов корпуса (кроме поломки регуляторов параметров), кроме случаев выявления механических повреждений в момент первичной приемки. Не гарантийными являются дефекты связанные с поверхностью корпуса, не влияющие на эксплуатационные характеристики (царапины, дефекты изображения и т.п.). Прибор теряет гарантию в случае наличия следов самостоятельного вскрытия корпуса прибора, а также при приобретении прибора не у производителя или его у авторизованных дилеров. Перечень авторизованных дилеров можно посмотреть на сайте производителя.

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Прибор проходит оценку соответствия требованиям ТР ТС (ЕАЭС) 020 путем декларирования соответствия (декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 003.02 17381).