

ПРИЛОЖЕНИЕ к руководству по эксплуатации

правила безопасной эксплуатации

магнитных мешалок серии *misuna*

Область распространения

Настоящее приложение распространяется на беспроводные магнитные мешалки без подогрева серии **misuna** следующих моделей: misuna NANO, misuna MiNi, misuna MEGA, misuna QUADRA, misuna MODULE, misuna MODULE 2BASE, misuna MODULE 3BASE,

Идентификация

Модель и артикул оборудования размещен на шильде оборудования, расположенной на нижней грани прибора, в руководстве по эксплуатации и на этикетке транспортной упаковки. Серийный номер размещается на шильде оборудования и на этикетке транспортной упаковки.

Правила и условия безопасной эксплуатации

Для безопасной и корректной эксплуатации прибора не допускается:

- разборка прибора и самостоятельное проведение ремонтных работ.
- использование прибора не в рабочих условиях окружающей среды, в особенности при высоких температурах окружающего воздуха;
- погружение прибора в жидкости;
- использование в качестве зарядного устройства любые иные зарядные устройства, кроме источников постоянного напряжения 5 В с разъемом стандарта USB type C;
- использовать в помещениях с повышенным риском взрывопожарной и пожарной опасности (прибор не имеет исполнение для использования в подобных зонах).

Транспортировка и хранение (необязательный пункт)

Приборы можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

После транспортировки и хранения при отрицательных температурах перед включением прибор должен быть выдержан при нормальной температуре не менее 3 часов.

Не допускается хранение прибора в разряженном состоянии. Длительное отсутствие питания может вызвать отказ питающего элемента.

Утилизация

Производится в соответствии с действующим законодательством об охране окружающей среды и ресурсосбережении. Пришедшие в негодность аккумуляторные батареи нельзя хранить и утилизировать вместе с другим мусором, их следует направлять в специализированные приёмные пункты.

Действия в случае обнаружения неисправности

При обнаружении неисправности необходимо отключить прибор от зарядного устройства (если оно было подключено) и выключить его, далее обратиться к производителю, к дилеру, у которого был приобретён прибор, либо в авторизованный производителем сервисный центр.